

## Порядок установки и использования DEMO-версии программы Титровойс

Установка DEMO-версии на Android-устройство происходит аналогично установке платной версии (см. раздел «Инструкция по установке» на сайте).

DEMO-версия обладает практически всем функционалом платной версии программы. С ее помощью Вы сможете:

- Создавать методы и экспортировать их;
- Сохранять результаты и делиться ими по беспроводной связи;
- Обрабатывать результаты;
- Получать графики титрования на эмуляторах (см. ниже).

Ограничение DEMO-версии состоит в том, что Вы не можете с ее помощью считывать данные с устройств фирмы «Семико».

В программе при этом заложена возможность оценки ее функционала на эмуляторах.

Эмуляторы – это три таблицы значений, полученных при выполнении реальных измерений.


**Значения потенциалов уже записаны в программу.**

Порядок действий при работе с эмуляторами следующий.

Вы скачиваете с сайта pdf файл с эмуляторами.

В нем приведены три варианта кривых титрования.

Когда Вы дошли до следующего момента:

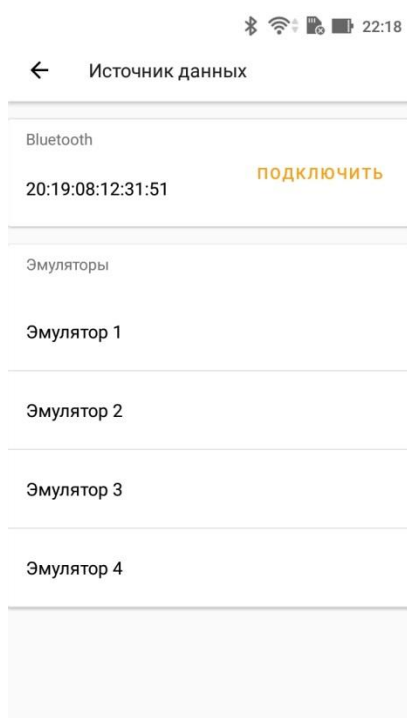

то можете выбрать один из предложенных вариантов из списка эмуляторов.

**!!! При использовании Android-устройства с объемом оперативной памяти менее 4 Гб процесс первичного запуска может занять до 30 секунд. Это время требуется для загрузки модуля распознавания голоса.**

После того, как отобразится окно измерений, начинайте вводить **значения объемов** (левый столбец) из выбранного варианта.

**Первым значением всегда должно быть «0» (или продиктовать: «ноль»).**

Далее необходимо вводить все значения из выбранной таблицы без пропусков до последнего.

Проверить работу меню **Измерение** в бесплатной версии, к сожалению, невозможно.